

[®] *Pachane*

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA 1000



A background image of a laboratory setting. In the foreground, a person in a white lab coat and blue gloves is using a pipette. In the background, another person in a white lab coat and blue gloves is holding a test tube. A microscope is visible on the left side of the image. The text is overlaid in the center.

**LIMPEZA
E SEGURANÇA
É DISSO QUE
ESTAMOS FALANDO**

PRINCÍPIOS DO FLUXO LAMINAR


Cabine de Descarte de Maravalha Pachane

Protege o operador de particulados aéreos gerados durante o descarte de maravalha. O ar ambiente é puxado para a frente do equipamento, prevenindo aerossóis de escaparem para o laboratório.

Antes de deixar o equipamento, 100% do ar passa por um pré-filtro, que remove partículas grandes, e depois por um filtro (HEPA), protegendo o ambiente. Um filtro descartável de carbono ativado e alumínio, montado no topo do equipamento, retira odores e outros contaminantes gasosos.

Promove um sistema conveniente e móvel para o descarte de maravalha usado para forrageamento animal. Seu tamanho compacto permite sua instalação em espaços apertados, mas sua ampla abertura de acesso possibilita movimentação livre do operador.

Em seu espaço interno é possível acomodar gaiolas de ratos, hamsters e camundongos. O compartimento de descarte acomoda latas de lixo de até 150 litros. A plataforma em rodízio trava seguramente o recipiente de descarte para facilitar seu transporte.

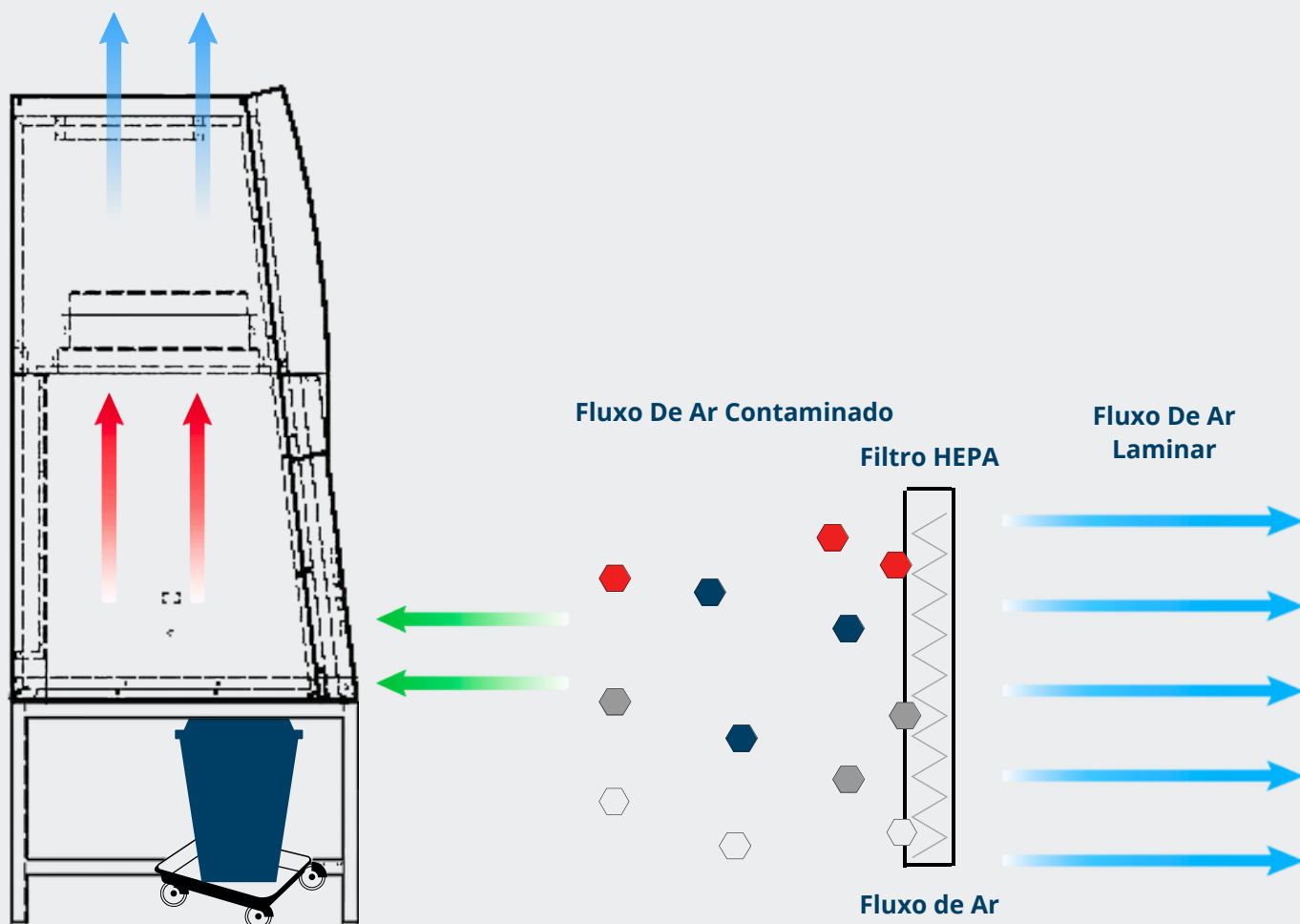

CABINE DE DESCARTE DE MARAVALHA

100% DE EXAUSTÃO DO AR - EQUIPAMENTO PROJETADO
PARA LIMPEZA DE GAIOLAS E DESCARTE DE MARAVALHA

A Cabine de Descarte de Maravalha promove um sistema conveniente e móvel para o descarte de maravalha usado para forramento animal. Seu tamanho compacto permite sua instalação em espaços apertados, mas sua ampla abertura de acesso possibilita movimentação livre do operador. Em seu espaço interno é possível acomodar gaiolas de ratos, hamsters e camundongos. O compartimento de descarte acomoda latas de lixo de até 150 litros. A plataforma em rodízio trava seguramente o recipiente de descarte para facilitar seu transporte.

TODOS OS MODELOS APRESENTAM:

- Pré-filtro classe G4 sintético e filtro de carvão ativado para remoção de odores e contaminantes gasosos.
- Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm
- Filtro de Carvão Ativado
- Lâmpada Led
- Três interruptores individuais (geral, motor, lâmpada fluorescente)
- Base em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, equipada com rodízios giratórios com freio.
- Recipiente para descarte em PVC
- Base para recipiente de PVC com rodízios giratórios

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)

- Base com altura ajustável construída em aço carbono, dotada de rodízios giratórios com freio.
- Certificado de conformidade do ar e integridade (validação na fábrica):
- Kit controlador eletrônico
- Sistema de alarme audiovisual para saturação do filtro.
- Manômetro diferencial de pressão.
- Horímetro para lâmpada UV.
- Horímetro para contagem de horas do equipamento.
- Timer para lâmpada UV.



CONFORMIDADE



ABNT NBR- 15767 ISO 14.644-1



RECURSOS LINHA

1000 ALUMÍNIO:

- Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi
- Área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza.
- Vidro temperado duplo tipo “guilhotina”(sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 5°(melhor conforto para o operador diminuindo reflexos)





PROTEGE:

- ✓ AMOSTRA
- ✓ AMBIENTE
- ✓ USUÁRIO

DISPONIBILIZAMOS A LINHA 900 NAS VERSÕES ECO E INOX



DADOS DIMENSIONAIS

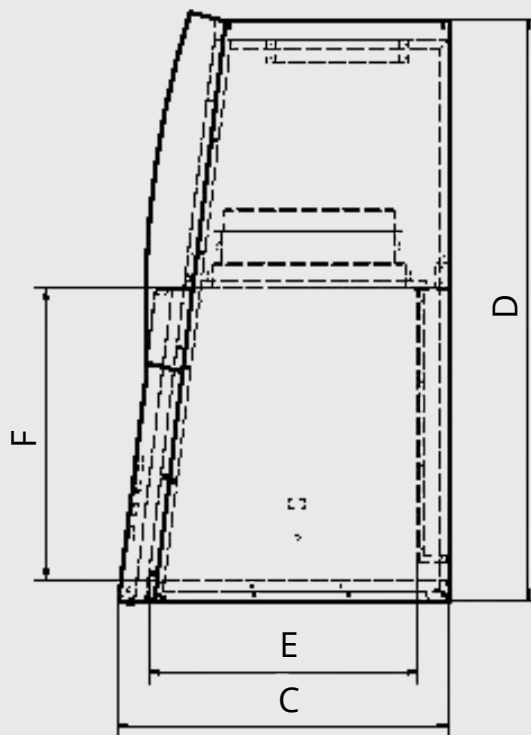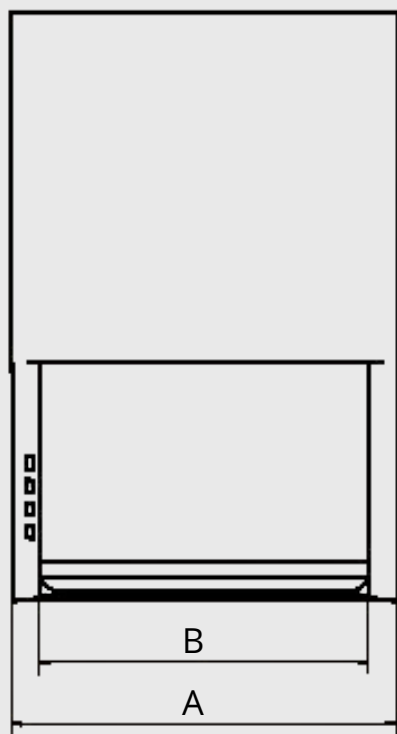

A= ALTURA
B= LARGURA
C= COMPRIMENTO
D= ALTURA
E= LARGURA
F= COMPRIMENTO

MODELO	PA 1010	PA 1020
DIMENSÕES EXTERNAS - SEM BASE C x B x A mm	870 X 765 X 1137	1022 x 765 x 1137
DIMENSÕES DA ÁREA INTERNA D x E x F mm	770 x 525 x 680	922 x 525 x 680
DIMENSÕES EXTERNAS - COM BASE C x B x A mm	870 x 765 x 1930	1022 x 765 x 1930

A Pachane pode fazer adaptações nos equipamentos de acordo com sua necessidade.



PARA UMA SÉRIE DE DESEAFIOS,
UM MUNDO DE SOLUÇÕES.



MD Serviços Ltda



Av. Professor Benedito de Andrade, 765
Unileste, Piracicaba SP, 13422-000



19 3429-0700



pachane@pachane.com.br



www.pachane.com.br

